




Reparaturanleitung BIOSTAR® 4-Aligner


2 Austausch Sicherung

Austausch Sicherung 15A 3030.935

- 1** TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ!

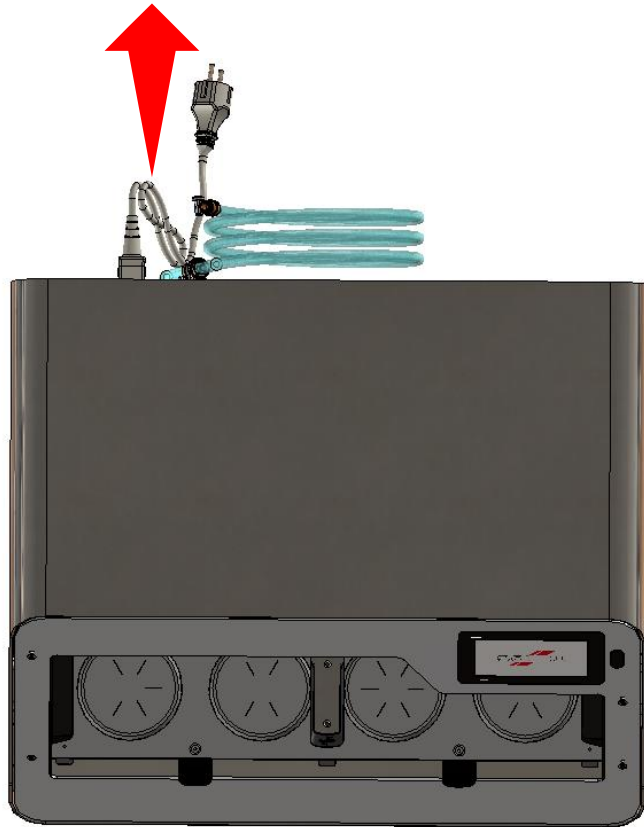


- 2** Drehen Sie das Gerät um, so dass die Rückseite des Gerätes frei zugänglich ist.
- Dabei das Gerät NICHT an der FRONTBLENDE anheben, sondern unter das Gerät greifen!!
- Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Software-Version installiert ist.

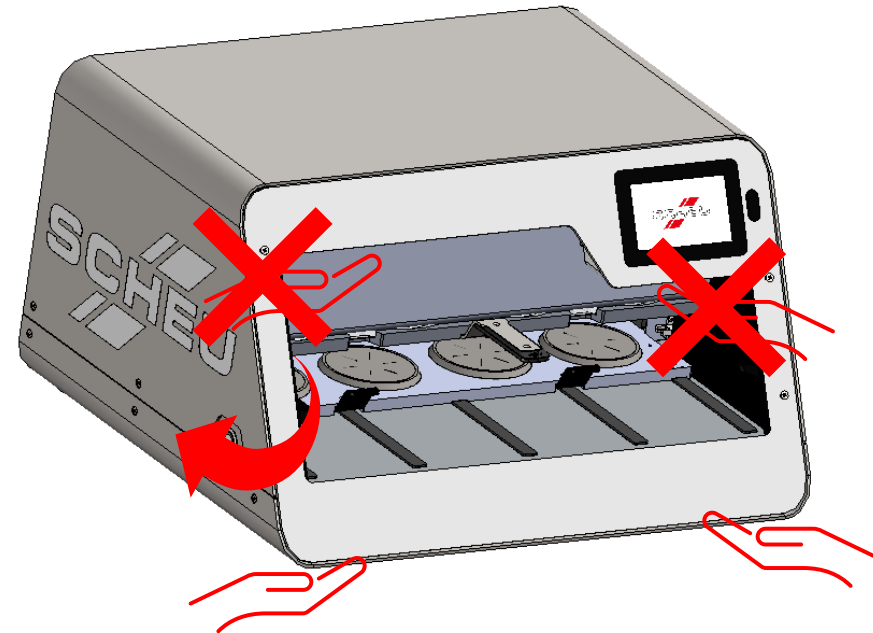


Austausch Sicherung 15A 3030.935

3

Drehen Sie das Gerät vorsichtig, damit Sie an der Rückseite den Gerätestecker erreichen können.

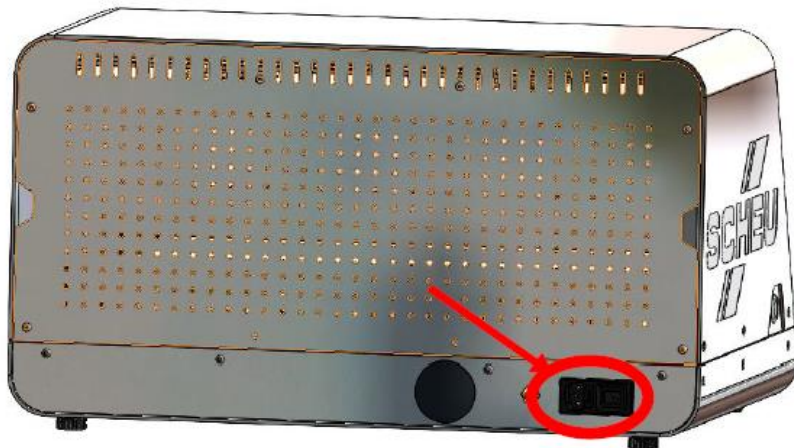**4**

Hebeln Sie den Einsatz in der Mitte des Gerätesteckers heraus und ersetzen Sie die defekte Sicherung.

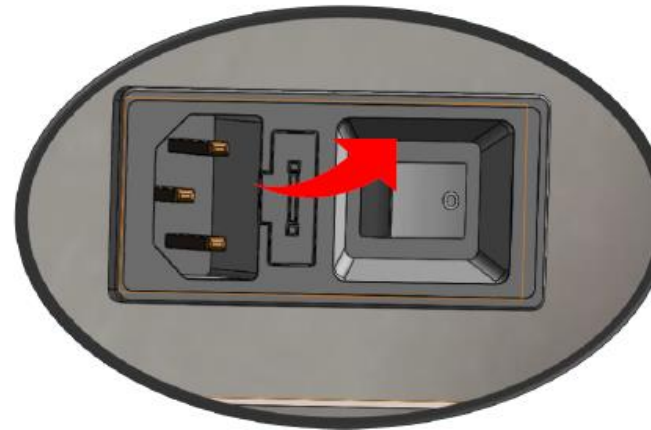

Sicherung

Defekte Sicherung

